

SU780XLE

快速使用手册:



下载操作与快速使用手册：
www.stirlingultracold.com/manuals

----- 夹子，层压板，与冰箱一起保存 -----

初次使用

1. 拆开冰箱和所有附件，确保风扇进口和出口孔周围的所有包装材料均已拆除。
2. 调整调平脚（包括扳手）以将冰箱固定到位。
3. 将交流电源线一端插入设备背面的主电源插口，另一端插入电源插座。
4. 将电源打开到“On”位置。
5. **注意:** 确保检修口封口或密封剂在位。初次使用前，取下端口挡块处的出厂胶带。
6. 查看用户界面中的日期、时间和温度设定，并根据需要进行调整。默认设定温度为-80° C。

用户界面基本功能指南

ON / OFF 开/关	打开位设备背面的主电源。
Change Set Point 调整温度设定	点 <i>Home</i> > <i>Set-up</i> > 输入 <i>PIN</i> > <i>Enter</i> > 选 <i>Set Point Type</i> > +/- > <i>Save</i>
静音警报	点屏幕上的 warning
事件记录	点 <i>Home</i> > <i>Event Log</i> > 使用 ^/v 来查看
图形记录	点 <i>Home</i> > <i>Chart History</i> > 选 <i>Chart History Type</i> > 使用 </> 来查看

用户界面高级功能指南

报警设置	点 <i>Home</i> > <i>Set-up</i> > 输入 <i>PIN</i> > <i>Enter</i> > <i>Alarms</i> > 选 <i>Alarm Type</i> > 使用 +/- 来调整 > <i>Save</i>
日期和时间	点 <i>Home</i> > <i>Set-up</i> > 输入 <i>PIN</i> > <i>Enter</i> > <i>Date / Time</i> > 选 <i>Date/Time</i> 这项 > 使用 +/- 来调整 > <i>Save</i>
改变PIN码	点 <i>Home</i> > <i>Set-up</i> > 输入 <i>PIN</i> > <i>Enter</i> > <i>PIN</i> > 输入 <i>New PIN</i> > <i>Enter</i> > 再次输入 <i>New PIN</i> > <i>Enter</i>
校准 RTD 传感器	需要授权的服务PIN码 点 <i>Home</i> > <i>Set-up</i> > <i>About</i> > <i>Service</i> > <i>Enter Service PIN</i> > <i>RTD Calibr.</i> > 选 <i>RTD</i> > 使用 +/- 来调整 > <i>Save</i>

手动操作

Stirling Ultracold 手柄设计为单手操作。要打开冰箱，将手柄朝向用户旋转约90°。要结合动力释放装置，请在手柄处于打开位置时对其施加牢固的向下压力。当冰箱在长时间不使用以及空气压力尚未平衡后粘附在密封垫上时，动力释放装置会提供帮助。若要关闭，在把手处于水平位置的情况下，将门推到机柜上，并将把手返回到其原始垂直位置。

注意:

倾翻危险

卸下的冷冻柜是很重的。移动和安装时要小心。不要使冰箱倾斜超过水平面12度。这样做可能会导致它翻倒。

危险:

使用易燃制冷剂，存在火灾或爆炸风险:

SU780XLE使用90克R-170（乙烷）

在密封的热虹吸管中。使用/维修时需要小心。

A. **危险** - 不要钻孔或刺穿内衬。

B. **危险** - 只能由经过培训的服务人员进行维修。不要刺穿制冷剂管路。

C. **注意** - 在尝试维修本产品之前，请参阅维修手册/用户指南。必须遵守所有安全预防措施。

D. **注意** - 根据联邦或地方法规适当处置易燃制冷剂。

E. **注意** - 请仔细遵守操作说明。



STIRLING
ULTRACOLD

6000 Poston Road Athens, Ohio 45701, USA

电话: 740.274.7900/855.274.7900 传真: 740.274.7901 www.stirlingultracold.com

©2020 Stirling Ultracold, Global Cooling, Inc. 保留所有权利。

按美国和国际专利权制造的全球制冷技术。

Stirling UltraCold是Global Cooling, Inc.的商标。

技术参数如有变更，恕不另告。最新规范，参见www.stirlingultracold.com。