

Guida rapida di SU780XLE:

----- clip, laminato, conservazione con il congelatore -----

Configurazione iniziale

1. Disimballare l'unità congelatore e i componenti inclusi, assicurarsi che tutto il materiale di imballaggio sia stato rimosso attorno ai fori dei canali d'immissione e d'emissione della ventola.
2. Regolare i piedini di livellamento (chiave per dadi inclusa) per fissare il congelatore in posizione.
3. Inserire il cavo di alimentazione CA nella presa di alimentazione principale sul retro dell'unità e quindi in una presa elettrica.
4. Accendere l'alimentazione CA.
5. **Avviso:** assicurarsi che il tappo o il sigillante per la porta di accesso sia in posizione. Rimuovere il nastro di fabbrica dal tappo per porta prima del primo utilizzo.
6. Rivedere la data, l'ora e il set point della temperatura nell'Interfaccia utente grafica e regolare secondo necessità. Il set point predefinito è -80 °C.

Guida alle funzioni di base dell'Interfaccia utente grafica

ACCESO/SPENTO	Accendere l'alimentazione principale, situata sul retro dell'unità, vicino al cavo di alimentazione CA.
Modifica del set point	Toccare Home > Set-up (Home > Configurazione), inserire il PIN, toccare Enter (Invio), selezionare tipo di set point, utilizzare +/-, toccare Save (Salva)
Disattivazione dell'audio dell'allarme	Toccare l'avvertenza sullo schermo
Registro eventi	Toccare Home > Event Log (Home > Registro eventi) e utilizzare ^/v per la visualizzazione
Cronologia del grafico	Toccare Home > Chart History (Home > Cronologia grafico), selezionare il tipo di cronologia del grafico, utilizzare </> per la visualizzazione

Guida alle funzioni avanzate dell'Interfaccia utente grafica

Configurazione allarme	Toccare Home > Set-up (Home > Configurazione), inserire il PIN, toccare Enter > Alarms (Invio > Allarmi), selezionare il tipo di allarme, utilizzare +/- per la regolazione, toccare Save (Salva)
Data e ora	Toccare Home > Set-up (Home > Configurazione), inserire il PIN, toccare Enter > Date / Time (Invio > Data/Ora), selezionare il componente di data/ora, utilizzare +/- per la regolazione, toccare Save (Salva)
Modifica del PIN	Toccare Home > Set-up (Home > Configurazione), inserire il PIN, toccare Enter > PIN (Invio > PIN), inserire il nuovo PIN, toccare Enter (Invio), reinserire il nuovo PIN, toccare Enter (Invio)
Calibrazione dei RTD	Richiede l'assistenza autorizzata e il PIN Toccare Home > Set-up > About > Service (Home > Configurazione > Informazioni > Servizio), inserire il PIN di assistenza, toccare RTD Calib. (Calib. RTD), selezionare il RTD, utilizzare +/- per la regolazione, toccare Save (Salva)



6000 Poston Road Athens, Ohio 45701, Stati Uniti t: 740.274.7900 / 855.274.7900 f: 740.274.7901 www.stirlingultracold.com

©2019 Stirling Ultracold, Global Cooling, Inc. Tutti i diritti riservati.
La tecnologia di Global Cooling è prodotta con brevetti statunitensi e internazionali.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Fare riferimento a www.stirlingultracold.com per le specifiche più recenti.

Funzionamento della maniglia

La maniglia di Stirling Ultracold è progettata per l'utilizzo con una sola mano. Per aprire il congelatore, ruotare la maniglia verso l'utente di circa 90°. Per applicare il rilascio a pressione, esercitare una forte pressione verso il basso sulla maniglia mentre è in posizione aperta. Il rilascio a pressione aiuta quando lo sportello del congelatore aderisce alla guarnizione dopo lunghi periodi di inutilizzo e quando la pressione dell'aria non è ancora equalizzata. Per chiudere, spingere lo sportello nel vano mentre la maniglia è in posizione orizzontale e riportare la maniglia nella posizione verticale originale.

Attenzione:

Pericolo di ribaltamento

Il congelatore senza carico è PESANTE IN ALTO. Prestare attenzione durante lo spostamento e l'installazione. Non inclinare il congelatore più di 12 gradi rispetto alla posizione orizzontale dal momento che ciò potrebbe causarne il ribaltamento.

Pericolo:

Utilizzo di refrigerante infiammabile.

Rischio di incendio o esplosione:
SU780XLE utilizza 90 grammi di R-170 (etano) in un tubo scambiatore di calore ermeticamente sigillato.
Richiede cautela nell'uso/nella riparazione.

- A. Pericolo:** non perforare o bucare il rivestimento interno.
- B. Pericolo:** riparazione permessa solo al personale di assistenza qualificato. Non bucare il tubo del refrigerante.
- C. Attenzione:** consultare il Manuale di riparazione/ la Guida per l'utente prima di provare a riparare questo prodotto. Tutte le precauzioni di sicurezza devono essere seguite.
- D. Attenzione:** smaltire correttamente il refrigerante infiammabile in conformità con le normative federali o locali.
- E. Attenzione:** seguire attentamente le istruzioni per la manipolazione.