

ULT25NEU

快速使用指南:



下载多语言操作与快速使用指南:
www.stirlingultracold.com/manuals


冰箱, 探头夹, 层压板

初始化设置

端口塞/密封胶	!	操作过程中确保端口塞或密封胶到位。
电源指示灯	A	灯亮时表示冰箱已通电
电源开启	B	按下电源, 听到两声“哔”声提示后松开
电源关闭	B	按住电源, 听到三声“哔”声提示后松开
LCD显示	C	显示舱内温度
显示设定值	F	按下/松开以显示当前设定值S ##
返回温度显示	F	按下/松开, 等待8秒
更改设定值	F	按住按钮, 直至设置温度 (Set T LED) (E) 闪烁, 显示S ##, 然后按▲或▼ (D)

高级功能

调至预设	按下设置 (Set) (F), 直至设置温度 (Set T) LED (E) 闪烁, 显示S ##, 然后选择预设 (Preset) 1、2或3 (J)	
温度警报, 装置暂停	温度警报 (Over Temp) LED (I) 闪烁, 按下预设 (Preset) 3 (J), 直至显示 (1.0h); 若温度警报 (Over Temp) LED未闪烁, 则将预设 (Preset) 3设置为预设温度	
返回温度显示	等待8秒, 然后按下预设 (Preset) 3, 返回温度显示	
故障代码再次出现	若故障 (Error) LED (H) 闪烁, 短暂按下预设 (Preset) 2 (J) 若故障 (Error) LED不闪烁, 则将预设 (Preset) 2设置为预设温度	
锁定面板	按下预设 (Preset) 1、2和3 (J), 直至锁定 (Locked) LED (G) 亮起 (~5秒)	
解锁面板	按下预设 (Preset) 1、2和3 (J), 直至锁定 (Locked) LED (G) 熄灭 (~5秒)	
LCD显示代码	P ## - 预设温度 (Preset Temp), ## h - 警报消除 (Alarm Silenced), E ## - 错误代码 (Error Code) (见操作指南)	

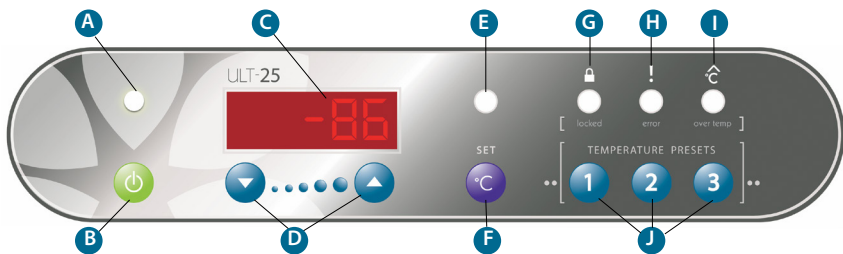

- 冰箱初次启动时, 红色温度警报 (Over Temp) LED将常亮, 直至温度到达设定值10° 以内。
- 温度未达到设定值10° 以内, 无法锁定面板



STIRLING
ULTRACOLD

6000 Poston Road Athens, Ohio 45701, USA
 电话: 740.274.7900/855.274.7900 传真: 740.274.7901 BioLifeSolutions.com

©2023 Stirling Ultracold, a part of BioLife Solutions. 保留所有权利。
 按美国和国际专利权制造的全球制冷技术。
 Stirling UltraCold是Global Cooling, Inc.的商标。
 技术参数如有变更, 恕不另告。最新规范, 参见 BioLifeSolutions.com。

