

Configuration initiale

1. Déballez le congélateur et les composants inclus, assurez-vous que tous les matériaux d'emballage ont été enlevés autour des entrées et des sorties d'air du ventilateur.
2. Retirez la butée de transport orange et remplacez-la par le capuchon de protection blanc avant de mettre le congélateur sous tension.
3. Branchez le cordon d'alimentation CA dans la prise principale située à l'arrière de l'appareil, puis dans une prise électrique. Maintenez un espace minimum de 50 à 77 mm à l'arrière de l'appareil.
4. Placez l'interrupteur d'alimentation CA en position « On » (Marche).
5. **Remarque :** Assurez-vous que le bouchon de l'orifice d'accès ou le joint d'étanchéité est en place. Retirez le ruban adhésif de l'usine au niveau du bouchon de l'orifice avant la première utilisation.
6. Allumez la batterie. L'interrupteur d'alimentation de la batterie est situé dans le panneau électrique encastré à l'arrière du congélateur.
7. Assurez-vous que le point de consigne se situe dans la plage souhaitée (-80 °C par défaut) ou modifiez le point de consigne en fonction de la température souhaitée par l'utilisateur, conformément aux fonctions de contrôle décrites ci-dessous.

Guide des fonctions de base de l'interface graphique utilisateur

Bouton MARCHÉ/ARRÊT	Allumez l'interrupteur principal, situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du cordon d'alimentation.
Alimentation de la batterie	Allumez la batterie, située dans le panneau électrique encastré à l'arrière du congélateur. Ceci est essentiel si une surveillance est nécessaire en cas de panne de courant.
Modification du point de consigne	Appuyez sur Home (Accueil) > Setup (Configuration) > Enter PIN (Saisir le code PIN) > Saisir > Change (Modifier) > Setpoint (Point de consigne) > +/- > Save (Enregistrer)
Arrêt de l'alarme	Appuyez sur Home (Accueil) > Setup (Configuration) > Silence
Journal des événements	Appuyez sur Home (Accueil) > Setup (Configuration) > Enter Log > Prev. Page > Next Page
Historique des graphiques	Appuyez sur Home (Accueil) > Setup (Configuration) > Chart History

Guide des fonctions avancées de l'interface graphique utilisateur

Configuration de l'alarme	Appuyez sur Home (Accueil) > Setup (Configuration) > Setup (Configuration) > Enter PIN (Saisir le code PIN) > Enter (Saisir) > Alarms (Alarms) > Délai (retard) xxx > +/- > Save (Enregistrer)
Date et heure	Appuyez sur Home (Accueil) > Setup (Configuration) > PIN (Code PIN) > Enter (Saisir) > Date & Time (Date et heure) > +/- > Save (Enregistrer)
Modification du code PIN	Appuyez sur Home (Accueil) > Setup (Configuration) > Setup (Configuration) > Enter PIN (Saisir le code PIN) > Enter (Saisir) > PIN (Code PIN) > Entrez le nouveau code PIN > Enter (Saisir)
Étalonnage du détecteur de température à résistance	Appuyez sur Home (Accueil) > Setup (Configuration) > About (à propos) > Service > RTD Calibr

Stirling Ultracold

6000 Poston Road, Athens, Ohio 45701, États-Unis

Tél. +1.740.274.7900 / 1.855.274.7900 | Fax +1.740.274.7901

biolifesolutions.com

©2023 Stirling Ultracold, une partie de BioLife Solutions. Tous droits réservés.


La technologie Global Cooling est protégée par des brevets internationaux et américains. Stirling Ultracold est une marque déposée de Global Cooling, Inc. Les recommandations peuvent être modifiées sans préavis. Consultez biolifesolutions.com pour voir les dernières recommandations.

03.31.23 / SU105UE-LIT-QG-E / biolifesolutions.com




Téléchargez les manuels de l'opérateur et le guide rapide dans la langue de votre choix sur : stirlingultracold.com/manuals

FERMER

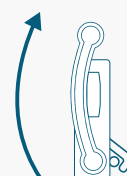

OUVRIR

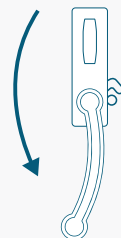

REMARQUE :

Avant d'enclencher le loquet de la porte, assurez-vous que la poignée est complètement tournée vers le bas jusqu'au point d'arrêt afin de réinitialiser le mécanisme de verrouillage. Pour enclencher le loquet de la porte lors de la fermeture, poussez la porte extérieure vers l'intérieur avant de tourner la poignée de la porte en position HAUTE.

**We
know
cold**[™]