

## Erstinbetriebnahme

1. Packen Sie das Gefriergerät und die mitgelieferten Komponenten aus und vergewissern Sie sich, dass das gesamte Verpackungsmaterial um die Einlass- und Auslassöffnungen des Lüfters herum entfernt wurde.
2. Entfernen Sie den orangefarbenen Transportstopfen und setzen Sie die weiße Schutzkappe auf, bevor Sie das Gefriergerät einschalten.
3. Stecken Sie das Netzkabel zuerst in die Hauptsteckdose auf der Rückseite des Geräts und dann in eine Netzsteckdose. Halten Sie einen Mindestabstand von 50-77 mm (2-3 Zoll) zur Rückseite des Geräts ein.
4. Stellen Sie den Netzschalter in die „Ein/On“-Position.
5. **Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass der Stopfen oder die Dichtung angemessen an der Zugangsöffnung angebracht ist. Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme das werkseitig angebrachte Klebeband am Anschlussstopfen.
6. Schalten Sie den Batteriestrom ein. Der Batterieschalter befindet sich auf der versenkten elektrischen Schalttafel auf der Rückseite des Tiefkühlgeräts.
7. Vergewissern Sie sich, dass der Sollwert innerhalb des gewünschten Bereichs (standardmäßig -80°C) liegt, oder ändern Sie ihn auf die vom Benutzer bevorzugte Temperatur gemäß den unten beschriebenen Steuerfunktionen.

## Leitfaden für grundlegende Funktionen der grafischen Benutzeroberfläche (GUI)

<b>EIN/ON – AUS/OFF</b>	Schalten Sie die Hauptstromversorgung ein. Der Netzschalter befindet sich auf der Rückseite des Gerätes über dem Netzkabel.
<b>Batteriestrom</b>	Schalten Sie den Batteriestrom ein. Der Batterieschalter befindet sich auf der Rückseite des Geräts auf der versenkten Schalttafel. Dies ist wichtig, sollte das Monitoring bei einem Stromausfall <b>erforderlich sein</b> .
<b>Sollwert ändern</b>	Berühren Sie die Startseite > Einrichtung > Einrichtung > PIN eingeben > Eingabe > Ändern > Sollwert > +/- > Speichern
<b>Alarm stummschalten</b>	Berühren Sie die Startseite > Einrichtung > Stummschalten
<b>Ereignisprotokoll</b>	Berühren Sie die Startseite > Einrichtung > Ereignisprotokoll > vorher. Seite, nächste Seite
<b>Diagrammverlauf</b>	Berühren Sie die Startseite > Einrichtung > Diagrammverlauf

## Leitfaden für erweiterte GUI-Funktionen

<b>Alarmeinrichtung</b>	Berühren Sie die Startseite > Einrichtung > Einrichtung > PIN eingeben > Eingabe > Alarme > Verzögerung xxx > +/- > Speichern
<b>Datum und Uhrzeit</b>	Berühren Sie die Startseite > Einrichtung > PIN > Datum und Uhrzeit > +/- > Speichern
<b>PIN ändern</b>	Berühren Sie die Startseite > Einrichtung > Einrichtung > PIN eingeben > Eingabe > PIN > Neue PIN eingeben > Eingabe > Neue PIN erneut eingeben > Eingabe
<b>RTDs kalibrieren</b>	Berühren Sie die Startseite > Einrichtung > Informationen > Service > RTD Kalibr. > RTD-Auswahl > +/- > Kalib.

### Stirling Ultracold

6000 Poston Road, Athens, Ohio 45701, USA

T. +1.740.274.7900 / 1.855.274.7900 | F. +1.740.274.7901

[www.biolifesolutions.com](http://www.biolifesolutions.com)


©2023 Stirling Ultracold, Teil von BioLife Solutions. Alle Rechte vorbehalten.

Die Technologie von Global Cooling ist durch US-amerikanische und internationale Patente geschützt. Stirling Ultracold ist eine Marke von Global Cooling, Inc. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Die aktuellsten technischen Angaben finden Sie unter [biolifesolutions.com](http://biolifesolutions.com)




Laden Sie Bedienungs- und Kurzanleitungen in der Sprache Ihrer Wahl unter: [stirlingultracold.com/manuals](http://stirlingultracold.com/manuals) herunter.

### GESCHLOSSEN

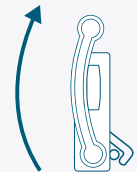

### OFFEN

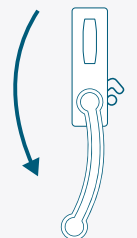

### HINWEIS:

Prüfen Sie vor dem Einrasten der Türverriegelung, dass der Griff vollständig bis zum Anschlag heruntergedreht wurde, um den Verriegelungsmechanismus zurückzusetzen. Um die Türverriegelung beim Schließen zu aktivieren, drücken Sie die Außentür nach innen (IN), und drehen Sie den Türgriff in die obere Position (UP).